

VP-26 (D) 无油真空泵

/// 其他系列

/// 产品介绍

无油真空泵是一种小型的多用途、无污染的抽真空设备，我司生产的真空泵和过滤瓶所构成废液收集系统，特别为生化实验中的样品提取，医学工程实验的吸液、排液而设计。广泛应用于离心后上清液或沉淀物的提取，制备单克隆抗体，融合后上清液的换液、酶联免疫吸附的多孔板的洗涤，分子杂交实验中的抽滤点样，生化分析仪作快速抽液。

/// 产品特点

- 仪器小巧美观、小体积大用途，噪音低；
- 60W 电机驱动，隔膜气室，抽气强劲；
- 空膜采用耐油性，优良的减振效果，大大提高了泵的使用寿命；
- 具有调压和排气阀设置，极具人性化。



负压调节范围
0~0.09Mpa



规格抽滤瓶可
供选择

/// 产品技术参数

型号	VP-26	VP-26D	型号	VP-26	VP-26D
输入电源	AC100~120V/AC200~240V 50~60Hz		负压调节	0~0.09MPa	
流量	26L/m		最大过滤瓶	250ml	1000ml
真空度	0.09MPa		使用环境温度	5°C ~30°C	
外形尺寸 (W×D×H)	195x275x165 (mm)		相对湿度	≤ 70%	
功率	60W		重量	4.5kg	

/// 注意事项

- 做过滤试验时，请时刻注意过滤抽滤瓶液面，及时清理过多的液体，以防倒吸装置。
- 为了延长电机寿命，真空泵连续工作尽量小于 30min。若温度过高，关闭电源，待温度降低后，重新启动。
- 停止工作前，使真空泵空转 1min，排尽泵内残留气体。因为气体滞留泵内可能导致皮膜粘连，可以减少元件使用寿命。